彰化縣私立精誠高中高一自然領域公開觀議課教案

教學	單元	高一生物(全)Ch1 探討:	活動 1-2 及 1-3	授	課	教	師	蔡靜宜
教學	時間	111 / 03 / 15 15	:10~16:00	教	學	對	象	403 班
	教學 理念	-						
教學	著由實際操作的方式,協助學生熟悉顯微鏡使用及測微器的應用,並藉由觀察 玻片上的染色體,了解細胞分裂各個時期染色體的動態。							
研究	教學 方法 講述法、分組活動、紀錄結果產出報告							
	評量 1. 每組實際操作狀態。 方式 2. 實驗活動產出的書面報告評量。							
		教學流程及內	容設計		1	時間		教學資源
	【發放物品】 各組領取:目鏡測微器,載物臺測微器及複式顯微鏡及根尖玻片標本等永久玻片標本。 【複習】 簡單講解複式顯微鏡正確的操作方法。 【講解】 1.簡介測微器的特性,及何時須應用。 2.講解如何以載物臺測微器校正在不同放大倍率的狀況下,目鏡測微器每一小格代表的長度(須完成三種不同倍率的校正)。 3.說明如何以校正後的目鏡測微器觀察玻片上微小的構造,並測量其大小。 4.請學生在觀察有絲分裂不同時期染色體特徵的同時,應用目鏡測微器測量細胞大小,及估			顯微	3分	_		
教學					3 分	鐘		 課本及探討 新知録
				倍	8 分金	童	2	2. 拍照工具(學 生的手機)。
活動				徵			ţ	 目鏡測微器, 載物臺測微器 及複式顯微 鏡。
		的问时,應用日鏡測做 計染色體長度。		及佰			2	 植物莖的橫切面及根尖永久玻片標本。



將載物臺測微器放置於載物臺上

以低倍物鏡對焦,找到載物臺測微器

將載物臺測微器與目鏡測微器平行排列校正

更换成中倍及高倍物鏡,進行校正

將載物臺測微器置換成根尖玻片標本

觀察根尖有絲分裂各時期染色體型態

拍照,紀錄,產出報告

【收拾整理實驗器材】

學生須將實驗器材歸位,實驗桌整理乾淨。

5分鐘

【產出報告】

進行實作後3天完成書面報告。

【課堂活動照片】





參考資料

高中生物(全)備課用書,互動式教學講義 (翰林出版)

30 分鐘